

Índice

1) Apresentação.....	2
2) Importante.....	2
3) Construção.....	2
4) Medidas.....	2
5) Foto do produto.....	3
6) Segurança.....	4
7) Instalação.....	4
8) Garantia.....	5
9) Perda de garantia.....	6

1) Apresentação:

Agradecemos sua confiança em adquirir um produto da WEA. Esperamos que esse equipamento venha suprir suas necessidades, pois é esse nosso objetivo.

2) Importante:

Siga atentamente as instruções contidas nesse manual para poder utilizar seu equipamento da melhor maneira possível.

3) Construção: Galvanizado/PVC

Galvanizado: Fabricado em ferro galvanizado de 1" BSP com pintura epóxi anticorrosiva na cor verde.

PVC: Fabricado com tubo de PVC 1" na pintura verde

Bacia do lava olhos e crivo do chuveiro fabricado em inox 304. Esguichos do lava olhos em termoplástico PP.

Acionamento manual para chuveiro e lava olhos por alavanca em alumínio.

Regulador de pressão no lava olhos.

Chuveiro e lava olhos fixados diretamente ao chão através de buchas de expansão.

4) Medidas:

Altura chuveiro 2,20 m

Altura lava olhos 1,10 m

5) Foto do Produto:



6) Segurança:

Equipamento concebido para ficar próximo de possíveis acidentes com agentes agressivos.

Portanto sua localização deve ser em local de fácil acesso, sem degraus, esquinas e obstruções que possam afetar seu acesso imediato.

Deve ser localizado em área bem iluminada, identificado com placa de sinalização posicionada de forma bem visível.

A pressão mínima da entrada de água para funcionamento é de 2 atm.

7) Instalação:

O chuveiro lava olhos de emergência é composto de três partes:

1 Base: Contém a base e o lava olhos



2 Coluna: Contem cano com 1,09 metros, com registro de acionamento.



3 Chuveiro: Contém crivo do chuveiro.



Rosquear a parte 1 na parte 2 (com o cano menor para baixo) e a parte 3 na parte 2.

A fixação da base no piso é feita através de três buchas de expansão e parafusos.

A entrada de água está situada atrás da parte 1 a noventa e oito cm do piso.

A saída para esgoto está situada atrás da parte 1 a cinco cm do piso.

8) Garantia:

A WEA como fabricante do equipamento concede garantia contra qualquer defeito de fabricação para as seguintes condições:

- O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal ao consumidor.
- Qualquer defeito constatado no equipamento deve ser imediatamente comunicado a revenda ou a WEA.
- A garantia abrange a substituição de peças que apresentem defeitos de fabricação bem como sua respectiva mão de obra.

9) Perda da garantia:

- Quando houver alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
- Quando o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- Quando o equipamento sofrer maus tratos, modificações ou consertos pelo consumidor.
- Para defeitos dentro da garantia de 90 dias às custas de transportes serão de responsabilidade da WEA.
- Para defeitos dentro da garantia contratual o envio do equipamento para a WEA será de responsabilidade do consumidor.

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES
